




يتم قياس كثافة الحليب وفقا للرسم المبين أدناه :
La mesure de la densité du lait s'effectue selon le schéma présenté ci-dessous :

كيفية الإسعمال Mode opératoire

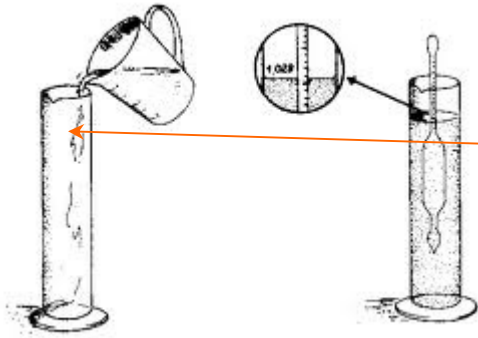

- 1 نسكب ببطء عينة من الحليب في أنبوب اختبار مع تجنب تكوّن رغوة

On verse lentement l'échantillon du lait dans une éprouvette en évitant la formation de mousse



- 2 ندخل مقياس كثافة الحليب في أنبوب اختبار وبعد استقراره نقوم بالقراءة

On introduit le lactodensimètre dans l'éprouvette et après stabilisation de celui-ci on effectue la lecture



- 3 يعبر عن قراءة كثافة الحليب على المقياس بالشكل التالي :

La lecture de la densité du lait peut être interprétée de la façon suivante :

النتيجة Résultat	القراءة في مقياس كثافة الحليب في 15°م Lecture au lactodensimètre à 15°C
حليب عادي Lait normal	1.030 إلى 1.034
حليب مخفف Lait dilué	أقل من 1.030 Moins de 1.030

ملاحظة : إذا لم يجرى الاختبار في 15°م ، نقوم بتصحيح درجة الحرارة .
NB: Si l'examen n'est pas effectué à une température de 15°C, il y a lieu de procéder à une correction de température.